

## Fiche d'utilisation du spectrophotomètre

### Utilisation :

- 1- Allumer l'appareil en appuyant sur ON/OFF
- 2- Sélectionner la longueur d'onde en tournant la molette sur le côté de l'appareil
- 3- Sélectionner Abs ou %T
- 4- Pour faire le BLANC : Placer une cuve de référence et appuyer sur R (référence). La valeur 0.00 s'affiche
- 5- Enlever la cuve de référence et placer la cuve contenant la solution à mesurer
- 6- Appuyer sur le bouton T et relever la valeur de l'absorbance qui s'affiche.

Appuyer sur cette touche pour mettre le spectrophotomètre en mode cinétique.



Appuyer sur cette touche pour lancer les mesures de l'absorbance.

### En mode cinétique :

Appuyer sur le bouton cinétique présenté ci-dessus puis lancer les mesures en appuyant sur T une seule fois pour lancer le début de la manipulation tout en déclenchant le chronomètre. L'appareil relève la valeur de l'absorbance toutes les secondes.