

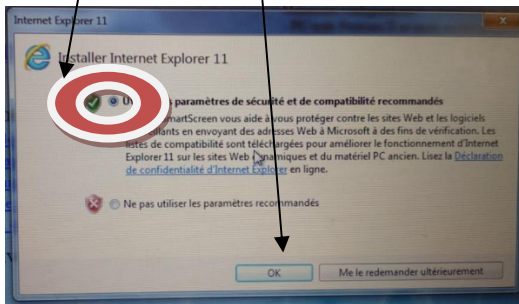
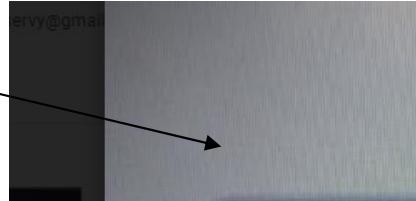
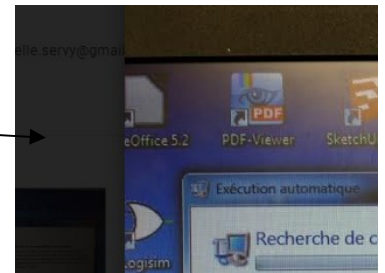


TUTORIEL installation logiciel SCOPEin@box pour oscilloscopes virtuels METRIX

- Ouvrir une session prof
- mettre CD (plus simple car exécution automatique) ou clé USB
- cliquer sur **.exe**
- « contenu actif... » cliquer sur **OUI**
- « installer internet explorer... utiliser les paramètres de sécurité... » cliquer sur **OK**

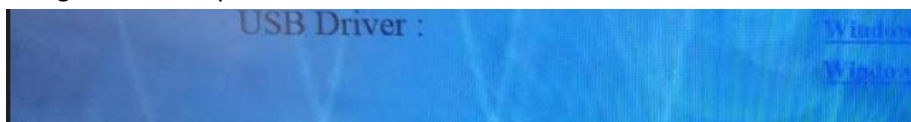



- une page « internet » s'ouvre, cliquer sur **install SCOPEin@box**
- en bas de la page, une mini fenêtre s'ouvre : « voulez-vous exécuter ou enregistrer ? » cliquer sur **exécuter**

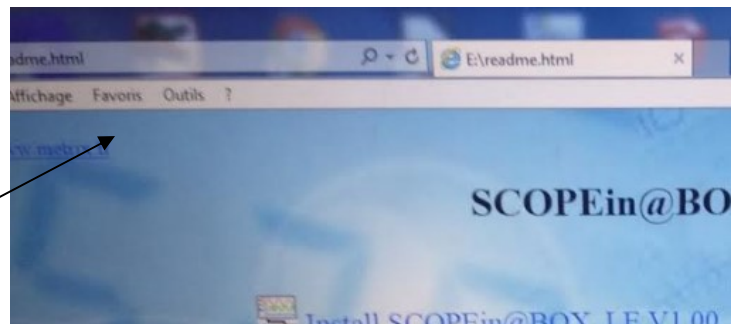


- « éditeur de set-up... » cliquer sur **exécuter**





- « destination... » cliquer sur **next**
- « start installation... » cliquer sur **next**

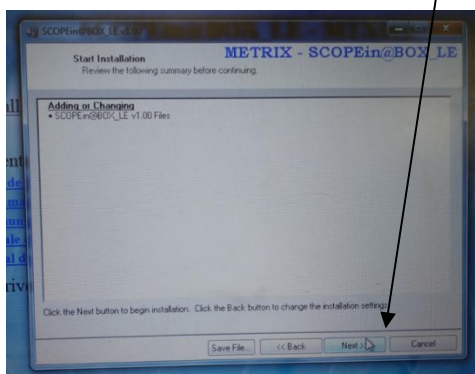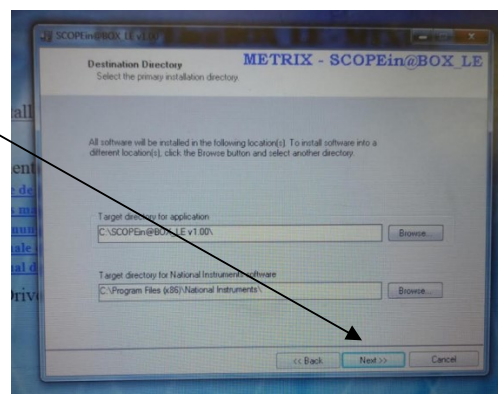


- « installation complète » cliquer sur **next**

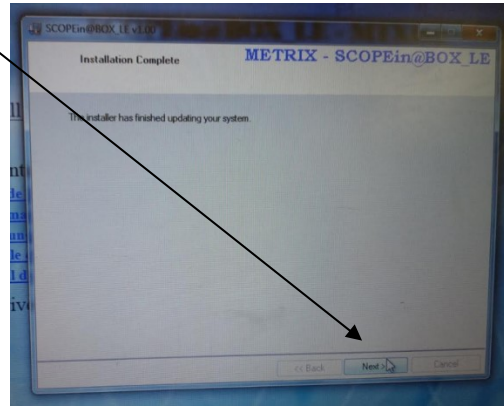


- Quand c'est terminé, une nouvelle fenêtre s'ouvre « choose your language » il faut évidemment cliquer sur **FRANÇAIS**
- « ne pas brancher l'oscillo... » cliquer sur **OK**

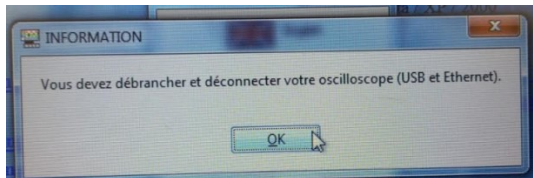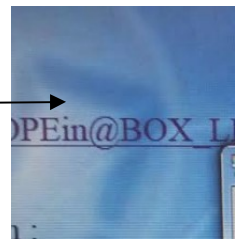

- « installation pilote »
- « installer quand même... »

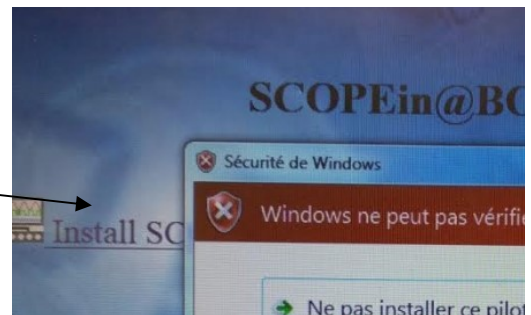

- « brancher l'oscillo et attendre 10s... » il y a une petite fenêtre en bas à droite qui s'ouvre et qui affiche « installation du pilote » dès que l'oscillo est branché.

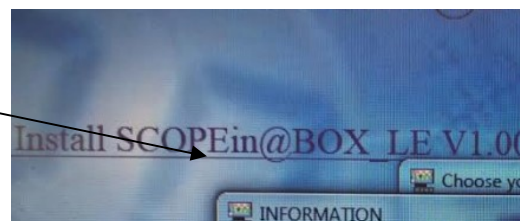

- l'installation est terminée...
- pour vérifier que cela fonctionne, fermer la session prof, ouvrir une session élève pour vérifier que le logiciel s'ouvre et glisser l'icône du raccourci SCOPEin@box sur le bureau

Ouvrir le logiciel SCOPEin@box




La page suivante s'affiche



Cliquer sur **nouveau**

Puis **sélectionner** un appareil connecté- OK

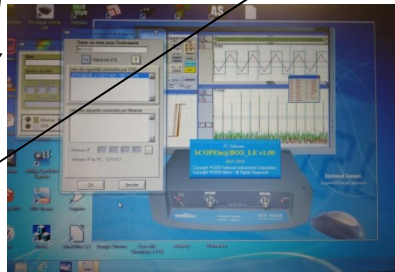

Si la page suivante s'affiche, cliquer sur **oui**

